


StarLab软件快速使用手册


软件通讯

- ① 软件安装完毕后，再插NOVA2或者VEGA的USB连接线到电脑上，开机后会自动安装安装驱动，然后即可打开软件；
- ② 通常会自动跳出选择硬件，如果没有出现，可以点击上部“Select Device”，然后勾选探头后点“Open Sensor”即可开始使用；

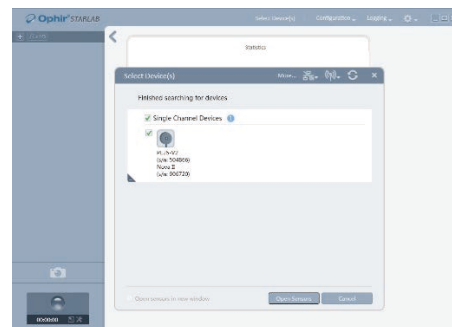

开始测试

- ① 点击左上角的相关选项，设置正确波长、测量范围、平均时间等参数后，打开激光器即可自动开始测量；
- ② “Time Frame” 可以设置测量时间长度；
- ③ 如果有多个探头，可以多开窗口，并且点击 $f(x) \oplus$ 后，可以进行相关运算测量，例如比值测量；
- ④ 选择“Log Setting” 设置保存数据的位置，然后点击红色按钮后即可开始测试，最长可以测试24小时；
- ⑤ 如果表头里面有数据，也可以通过软件保存在电脑中进行处理。点击“Upload Instrument File”，选择需要存储的数据和存储文件；
- ⑥ 保存的数据为TXT格式；

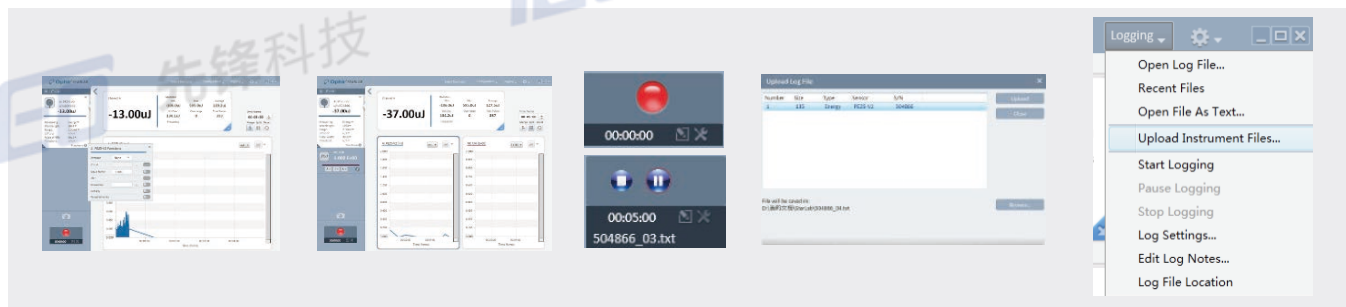

不能选择探头

- ① 有时第一次打开软件会发现探头不能被勾选，这时候需要升级一下固件；
- ② 点击“More”，然后点击“Upgrade”后等待自动完成升级；
- ③ 重现打开软件后即可自动连接成功；

