


BeamWatch快速使用手册


BeamWatch Standard



Setup

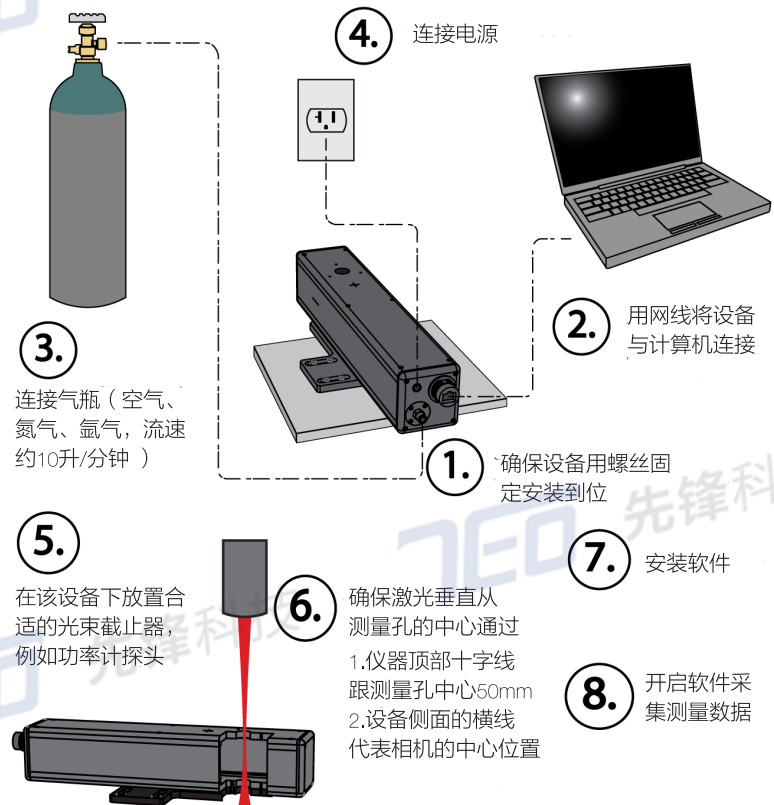

切记！开激光前移除两个红色防尘盖！

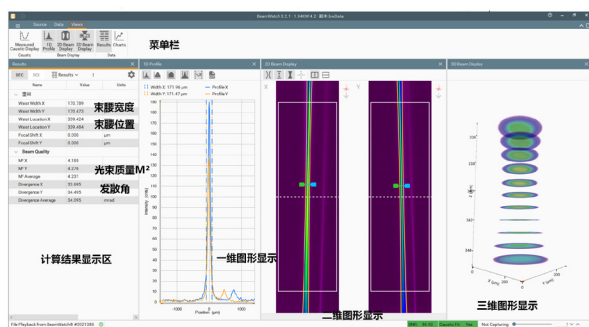

- ① 设备连接计算机并打开电源
- ② 打开软件BeamWatch.exe，软件自动连接设备
- ③ 根据二维图像情况，调整光束入射角度位置，实现在画面上竖直居中
- ④ 在软件Laser Panel下填写待测激光波长、距离（见右侧图示说明）
- ⑤ 曝光设置面板Exposure Panel，将曝光设置为自动
- ⑥ 在计算结果显示区内，实时读取测量结果

Operating Limits

